

双螺杆挤压机操作规程

一、 开机

- a) **打开电源：**打开主机电源，打开控制箱电源；
- b) **启动程序控制模块：**打开程序电源，进入模式控制状态；启动模式控制。

二、 数据采集方法编辑

- a) **方法编辑：**从“模式”菜单中选择“方法”模式，进入“方法”编辑界面；从“方法”菜单中单击“参数设置”，选择相应参数，即可编辑完成一个设定；
- b) **方法存贮：**从“模式”菜单中选择“保存”。

三、 运行方法

- a) **平衡系统：**待系统到达稳定、就绪状态，可以开始进行实验。
- b) **运行：**添加物料进入集料口，开始运行；运行期间，注意挤出物的收集。
- c) **提前结束运行和延长运行时间：**在运行过程中，可以通过模式菜单选择停止运行。

四、 关机

- a) 腔体内物料全部挤出后，停止电机运转，退出设定程序；
- b) 关闭主机电源，关闭控制箱电源；

五、 注意事项：

- a) 每次开机前，检查电源和线路的安全情况，防止触电；
- b) 每次实验结束后，认真清洗实验设备。
- c) 定期认真检查机箱内的润滑油。